

改良 Van Gieson 染色液

产品简介:

胶原纤维(Collagen Fiber)是结缔组织中分布最广含量最多的一种纤维,广泛分布于各种脏器,其中皮肤、巩膜、肌腱最丰富。Van Gieson 胶原纤维染色原理与阴离子染料分子的大小和组织的渗透有关,分子的大小由分子量来体现,小分子量易穿透结构致密、渗透性低的组织,而大分子量则只能进入结构疏松的、渗透性高的组织;PA 分子量小,丽春红和复红次之,淡绿分子量最大;VG 染色后肌纤维呈黄色,胶原纤维呈红色。

Leagene 改良 Van Gieson 染色液采用天青石蓝和 Mayer 苏木素染细胞核,使染色效果更好,保存时间液较长;丽春红染色采用丽春红 S,不易褪色,常用于区分胶原纤维和肌纤维,可区分是胶原纤维源性肿瘤还是肌源性肿瘤,观察组织或器官的损伤、修复与纤维化程度。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DC0049 4×50ml	Storage
试剂(A): 天青石蓝染色液		50ml	4°C 避光
试剂(B): Mayer 苏木素染色液		50ml	RT
试剂(C): 酸性乙醇分化液		50ml	RT
试剂(D): 改良 VG 染色液	D1: 丽春红 S 染色液	5ml	RT
	D2: PA 饱和溶液	45ml	RT
临用前,取 D1、D2 按 1:9 混合即为改良 VG 染色液,不宜提前配制。			
使用说明书		1 份	

自备材料:

1、10%福尔马林固定液、蒸馏水、系列乙醇、二甲苯或环保脱蜡透明液、中性树胶

操作步骤(仅供参考):

- 1、组织固定于 10%福尔马林固定液中,常规脱水包埋。
- 2、切片厚 4~5 μ m,常规二甲苯或脱蜡透明液脱蜡至水。
- 3、VG 天青石蓝染色液滴染 2~3min,稍水洗。
- 4、Mayer 苏木素染色液滴染 2~3min,稍水洗。
- 5、酸性乙醇分化液分化 1~2s,流水冲洗 10min。
- 6、用配制好的改良 VG 染色液滴染 1~2min。

- 7、急速用水洗一下，即用 95%乙醇快速分化脱水。
- 8、无水乙醇脱水 3 次，每次 5~10s。
- 9、二甲苯或脱蜡透明液透明 3 次，每次 1~2min，中性树胶封固。

染色结果：

胶原纤维	鲜红色
肌纤维、胞质及红细胞	黄色
细胞核	蓝褐色

注意事项：

- 1、酸性乙醇分化液常规是 1~2s，在分化完毕和流水冲洗后，应在显微镜下作观察。如细胞核染色过深，可再分化 0.5~1s；如过淡，可再染天青石蓝液和 Mayer 苏木精液 1 次，然后再经酸性乙醇分化。
- 2、改良 VG 染液分为 D1、D2，临用时按所需要的比例(1:9)混合，如染胶原含量少的组织，可按 1:7 混合。
- 3、经改良 VG 染色后，水洗或 95%的乙醇洗时都要迅速，避免把丽春红 S 和 PA 洗掉。
- 4、改良 VG 液染色后，可不经水洗，直接滴入 95%的乙醇分化，然后经无水乙醇迅速脱水，这样两者的色泽较鲜丽。但有时会出现分化不均匀，故可急速用水洗一下后再用 95%的乙醇分化。
- 5、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。常温运输，按要求保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)