

鲁哥氏染色液(Lugol's 碘液,5%,无菌)

产品简介:

鲁哥氏碘液也称 Lugol's 碘液或鲁哥氏溶液或鲁哥试剂, 是碘和碘化钾的水溶液, 是 Lugol 在 1829 年发明, 并以其姓名命名, Lugol's 碘液过去经常被用作消毒剂和杀菌剂, 用于饮用水的应急消毒, 实验室中用于检测淀粉等多种物质。

Leagene Lugol's 碘液采用经典配方, 其用途如下: 检测叶片、食物等样品中的淀粉; 细胞染色, 使细胞核着色从而更易观察; Schiller Test 在阴道镜中检查阴道和子宫颈是否癌变。正常阴道组织由于其高糖原质含量而被染成棕褐色, 癌变的细胞则不会被染上颜色, 与周围组织相比显现浅色; 氧化性杀菌剂等, Lugol's 碘液(5%)适合于作为媒染剂与结晶紫、沙黄等联合使用, 对革兰氏细菌进行染色, 其碘的含量为 5%, 经无菌处理, 特别适合作为媒染剂对子宫颈进行涂抹染色, 进而判断宫颈癌的可能。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号		
	DM0021	DM0021	Storage
Lugol's 碘液(5%, 无菌)	100ml	500ml	RT 避光
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作或参考如下步骤。
- 2、使用盐水棉球或干棉签轻轻插拭子宫颈, 注意不应太用力, 避免子宫颈上皮破损。
- 3、使用 Lugol's 碘液(5%)浸泡的棉球涂抹子宫颈, 棉球应足够大, 全部覆盖子宫颈; 轻轻用棉球上下左右按压子宫颈(包括子宫颈外口), 使 Lugol's 碘液充分渗透子宫颈上皮。一分钟后, 用普通光源照明, 直接观察子宫颈上皮对 Lugol's 碘液的反应。
- 4、根据未着色的程度、表面形态、边界状况、大小、与鳞柱交界的距离等, 做出初步诊断。正常子宫颈上皮在涂碘后为赤褐色或黑色, 未着色区或仅部分碘染为可疑病变区。CIN 病变或浸润癌区域呈现厚重的芥末黄或桔黄色白斑。在阴道镜检查中应用碘溶液有助于识别醋酸方法遗漏的病变区域, 并将更清晰地显示异常范围。该检测结果分为 VILI 阴性、VILI 阳性、可疑癌, 结果应记入临床检查表。

注意事项:

- 1、Leagene Lugol's 碘液(5%, 无菌)经无菌处理, 注意避免污染。

- 2、该试剂仅用于科研用途，不可用于临床诊断。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DM0001	姬姆萨染色液(即用型)
DM0035	抗酸染色液(Kinyoun 冷染法)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)