

## 乙酸-DTT 消化液(清洗液)

### 产品简介:

妇科标本用专用采集器按通常方法采集后,将采集器置入盛有保存液的瓶中刷洗,一般是上下左右的充分刷洗,不能延一个方向搅动,避免含有细胞的黏液附着到采集器上。大部分妇科标本不需要重新处理,标本直接置入保存液小瓶中即可,约有 15%的标本因血或黏液较多,影响阅片诊断,需要对其进行前处理以均质化标本。

常用的标本前处理消化方法有乙酸消化法、乙酸-二硫苏糖醇(DTT)消化法等,Leagene 乙酸-DTT 消化液(清洗液)主要由 DTT 和乙酸组成,可用于妇科标本或非妇科标本(穿刺液、尿液、痰液、胸膜腔积液、渗出液及呼吸道、胃肠、乳腺等分泌物)的前期均质化处理,特别用于标本因血或粘液过多的情况,推荐选择本消化液。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号		Storage
	DZ0891		
乙酸-DTT 消化液(清洗液)	100ml	500ml	4°C
使用说明书	1 份		

### 自备材料:

- 1、痰液标本或其他样本
- 2、离心管、离心机、震荡仪
- 3、生理盐水

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、取适量痰液标本(黄豆粒大小)或其他样本放入含有 20ml 生理盐水的离心管中,并加入适量(约 10ml)乙酸-DTT 消化液(如标本含血较多,可直接加 30ml 本消化液)。
- 2、1500~2000r/min 震荡 10min, 1500~2000r/min 离心 10min, 弃上清液(如肉眼可见细胞层仍有血或粘液则重复上述步骤)。
- 3、弃去上清后将沉淀倒入盛有细胞保存液的标本瓶中,静置、制片。

### 注意事项:

- 1、痰液样本易在清晨采集,采集前先以冷开水充分漱口,以免口腔正常菌群污染样本。
- 2、样本置入保存液瓶中以微透明为佳,如果浑浊,应重新稀释。

- 3、 标本采集后应立即送检。
- 4、 标本从离心管置入保存液小瓶时，需要用保存液反复冲洗离心管，尤其少部分标本离心后，肉眼观察不到的沉淀，更需要反复冲洗。
- 5、 标本用消化液清洗后，离心沉淀物控制在 2ml 内，含过多消化液的标本可能影响制片后的染色效果，尤其是妇科重新处理的标本。
- 6、 非妇科标本在标本量允许的情况下，应制作常规图片可进行对比镜检。
- 7、 离心处理如选用 1000r/min，可离心 20~30min。
- 8、 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**有效期：**12 个月有效；低温运输，4℃保存。

**相关产品：**

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CM0004	LB 培养基
DA0150	红细胞稀释液(计数液)
DC0032	Masson 三色染色液
DM0035	抗酸染色液(Kinyoun 冷染法)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TE1010	辅酶 Q10(CoQ10)检测试剂盒(微板法)