

柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(10mmol/L,pH6.0)

产品简介:

柠檬酸钠又称枸橼酸钠,在工业上可以作为螯合剂,在医药行业可作为抗凝剂,在生物学上柠檬酸钠多与柠檬酸配合作为柠檬酸盐使用,柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液在免疫组化过程中可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联,充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位,从而大大改善免疫染色效果。

Leagene 柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(10mmol/L,pH6.0)是柠檬酸与柠檬酸钠按照不同比例混合而得,其柠檬酸根浓度为 10mmol/L, pH 值=6.0,多用于抗原修复,可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联,充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位,从而大大改善免疫染色效果,通常石蜡切片都需进行抗原修复处理,而冰冻切片可以不进行抗原修复处理。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	R00322	Storage
柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(10mmol/L,pH6.0)		500ml	4°C
使用说明书		1 份	

自备材料:

- 1、系列乙醇、双蒸水或去离子水、免疫染色洗涤液
- 2、加热设备

操作步骤 (仅供参考):

(一)石蜡切片

1、脱蜡至水

- ①二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液脱蜡 3 次,每次 3~5min。
- ②无水乙醇脱水 2 次,每次 3~5min。
- ③95%的乙醇,3~5min。
- ④90%的乙醇,3~5min。
- ⑤80%的乙醇,3~5min。
- ⑥70%的乙醇,3~5min。
- ⑦蒸馏水冲洗 2 次,每次 3~5min。

2、抗原修复

①将切片浸泡在柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(10mmol/L,pH6.0)中, 95°C或沸水加热约 10 ~ 30min。

②柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(10mmol/L,pH6.0)使用前需预热到 95 ~ 100°C, 如果使用微波炉加热, 避免暴沸和过多的水分蒸发, 随后大约在 20 ~ 30min 内冷却至室温。

3、免疫染色洗涤液洗涤 1 ~ 2 次, 每次 3 ~ 5min。

4、进行封闭等后续的免疫染色步骤。

(二)冰冻切片

1、免疫染色洗涤液洗涤切片 5min。

2、将切片浸泡在柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(10mmol/L,pH6.0)中, 95°C或沸水加热约 10 ~ 30min。

3、柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(10mmol/L,pH6.0)使用前预热至 95 ~ 100°C, 如果使用微波炉加热, 避免暴沸和过多的水分蒸发, 随后大约在 20 ~ 30min 内冷却至室温。

4、免疫染色洗涤液洗涤 1 ~ 2 次, 每次 3 ~ 5min。

5、进行封闭等后续的免疫染色步骤。

(三)其它样品

其它样品参考石蜡切片或冰冻切片进行操作。

注意事项:

1、该溶液最佳的加热时间需根据不同的样品和目的蛋白自行摸索。

2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。低温运输, 4°C保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
NA0030	Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
R00228	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH8.0)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)