

## 茶多酚(TP)检测试剂盒(福林酚微板法)

### 产品简介:

茶多酚(Tea Polyphenols, TP)是茶叶中多酚类物质的总称,包括黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等,是一类儿茶素为主体的黄酮化合物,儿茶素占60~80%,具有C<sub>6</sub>-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>碳骨架结构,是一种重要的天然抗氧化物质,能够清除自由基。类物质茶多酚又称茶鞣或茶单宁,是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一,研究表明茶多酚等活性物质具解毒和抗辐射作用,能有效地阻止放射性物质侵入骨髓,并可使铯90和钴60迅速排出体外。

Leagene茶多酚(TP)检测试剂盒(福林酚微板法)参考国家标准GB/T 8313而来,其检测原理是利用福林酚氧化茶多酚中的酚羟基-OH,使其显蓝色,用分光光度计或酶标仪测定765nm(或600nm)处吸光度,在一定范围内吸光度与颜色深浅的变化成正比,与标准曲线比较,进而计算出茶多酚的含量,主要用于测定植物组织样品中茶多酚含量,尤其适用于茶叶。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	TO1205	Storage
		100T	
试剂(A): 茶多酚标准(1mg/ml)		1ml	4°C 避光
试剂(B): 福林酚试剂		1.5ml	4°C 避光
试剂(C): TP 显色液		10ml	4°C
使用说明书		1份	

### 自备材料:

- 1、茶叶、绿茶等待测样本、蒸馏水、甲醇
- 2、研钵、200目细胞筛、水浴锅或电炉、离心机、离心管或试管、96孔板、酶标仪水浴锅或电炉

### 操作步骤(仅供参考):

#### 1、准备样品:

①固体样品:称取1g植物样品,充分研磨成粉末,称取0.2g加入10ml离心管中,再向其中加入在70°C水浴中预热的70%甲醇水溶液5ml,盖紧并使样品湿润,立即放入70°C水浴中浸提10min(每隔5min晃动1次),浸提后冷却至室温,3500r/min离心10min,转移上清液至10ml容量瓶,向样品残渣再加入5ml70%甲醇水溶液浸提一次,

重复上述操作；合并上清液并定容至 10ml，摇匀，即为茶多酚提取液；4℃避光保存，用于茶多酚的检测。

②绿茶、血浆、血清和尿液等液体样品：绿茶样品可直接用该试剂盒测定；血浆、血清按照常规方法制备后可直接用本试剂盒测定。

2、配制系列茶多酚标准：用蒸馏水和茶多酚标准(1mg/ml)，按下表进行操作，依次稀释。

加入物(μl)	1	2	3	4	5	6	7
茶多酚标准(1mg/ml)	5	10	20	40	60	80	100
蒸馏水	995	990	980	960	940	920	900
相当于茶多酚含量(μg/ml)	5	10	20	40	60	80	100

3、配制福林酚工作液：按照福林酚试剂：蒸馏水=1：9 的比例，现配现用，不宜长期保存。

4、TP 加样：取 96 孔板，按照下表设置空白孔、对照孔、测定孔，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡；如果样品中的 TP 浓度过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行检测，样品的检测最好能设置 2 平行孔，求平均值。

加入物(μl)	空白孔	标准孔	测定孔
蒸馏水	25	—	—
系列茶多酚标准(1~7 号)	—	25	—
待测样品	—	—	25
福林酚工作液	125	125	125
摇匀,反应 5~8min。加入 100μl TP 显色液,摇匀,室温下放置 60min。			

5、TP 测定：以空白孔调零，酶标仪测定 765nm(或 600nm)处各标准孔、测定孔的吸光度。

### 计算：

以系列茶多酚标准浓度(1~7 号)(5、10、20、40、60、80、100μg/ml)为横坐标，以对应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线，求得回归方程；以测定管吸光度代入回归方程求得提取液中 TP 含量。

$$\text{固体样品 TP 含量}(\mu\text{g/g}) = (C \times V_T \times N) / W$$

式中：C=根据标准曲线求得提取液中茶多酚含量(μg/ml)

$V_T$ =提取液的总体积(ml) =10ml

W=固体样品的质量(g) =0.2g

N=提取液的稀释倍数

$$\text{液体样本 TP 含量}(\mu\text{g/ml}) = C \times N$$


式中：C=根据标准曲线求得提取液中茶多酚含量(μg/ml)

N=提取液的稀释倍数

**注意事项:**

- 1、茶多酚提取液宜 4℃避光保存，且保存时间在 24h 以内。
- 2、福林酚有一定的腐蚀性，请小心操作。
- 3、样品中茶多酚浓度过高，颜色反应将特别深，超出仪器的检测范围，应用蒸馏水适当稀释重新检测。
- 4、该试剂盒测定标准品时，肉眼可见，浓度小于 10μg/ml 时呈浅蓝色，20~60μg/ml 时呈蓝色，大于 80μg/ml 时呈深蓝色。
- 5、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

**附录:** 参考标准曲线范围： Leagene 测定茶多酚标准在 5、10、20、40、60、80、100 μg/ml 时的吸光度，据此作出其参考标准曲线如下：

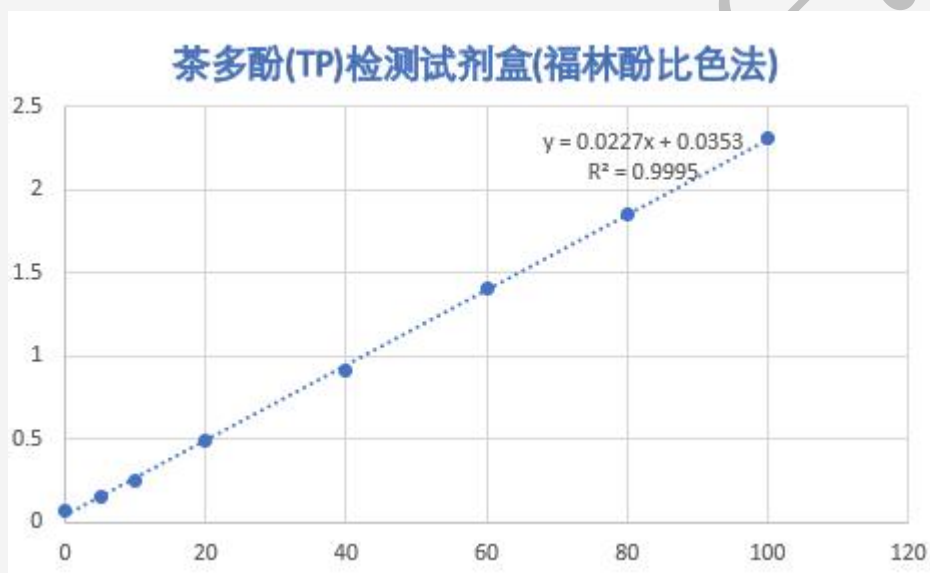

注意：由于检测仪器和操作手法等条件的不同，参考值范围会有波动，该值仅供参考。

**有效期:** 6 个月有效；低温运输，4℃保存。

**相关产品:**

产品编号	产品名称
DP0013	GUS 染色液(即用型)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)
TO1023	植物丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)
TP1011	植物根系活力检测试剂盒(萘胺微板法)