

肥大细胞染色液(甲苯胺蓝法)

产品简介:

肥大细胞(Mast cell)是疏松结缔组织内常见的细胞,常成群的沿着小血管和淋巴管分布,也常见于支气管和胰腺的小叶间导管周围,一般细胞较大,直径约为 20-30 μm ,呈圆形或椭圆形,胞核较小、胞质内充满粗大且具有异染性嗜酸性颗粒。

Leagene 甲苯胺蓝(Toluidine Blue O)中的阳离子有染色作用,组织细胞的酸性物质与其中的阳离子相结合而被染色,甲苯胺蓝还含有两个助色团,能促使染料电离成盐类,帮助发色团对组织产生染色力,使切片上的组织细胞着色,可染细胞核使之呈蓝色;肥大细胞颗粒呈紫红色,其他呈蓝色。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DA0050 2×100ml	Storage
试剂(A): Toluidine Blue O Stain		100ml	RT 避光
试剂(B): TBO 分化液(4×)		100ml	RT
使用说明书			1份

自备材料:

1、10%中性福尔马林固定液、二甲苯或环保浸蜡脱蜡透明液、系列乙醇、中性树胶

操作步骤(仅供参考):

- 取新鲜组织立即固定于 10%中性福尔马林固定液中,常规脱水包埋。
- 切片厚度 4~5 μm ,常规脱蜡至水。系列乙醇各 1min,自来水洗 2min。
- 入 Toluidine Blue O Stain 浸染 15~30min,自来水稍洗。
- 配制 TBO 分化液(1×):按 TBO 分化液(4×):去离子水=1:3 比例混合即可使用
- TBO 分化液(1×)分化直至细胞核和颗粒清晰,可在显微镜下控制。
- 自来水稍洗,滤纸吸干或吹风机吹干水分。
- 95%乙醇 1min,无水乙醇 2次,每次 2min。
- 二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明,中性树胶封固。

染色结果:

肥大细胞颗粒	紫蓝色
背景	淡蓝色

注意事项:

- 1、针对于胃粘膜组织、软骨组织等较难着色组织的染色，浸染于甲苯胺蓝染色液的时间应相应延长。
- 2、应注意组织要新鲜，取出后立即固定。
- 3、甲苯胺蓝染色后不宜采用低浓度乙醇脱水，否则容易导致褪色。
- 4、分色后应快速入 95%乙醇、无水乙醇、二甲苯的时间不宜过久，否则容易导致褪色。

有效期: 12 个月有效。**相关产品:**

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	中性福尔马林固定液(10%)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DH0001	改良 Lillie-Mayer 苏木素染色液
DJ0001	普鲁士蓝染色液(核固红法)
DK0022	尼氏染色液(焦油紫法)
NH0043	SSC 缓冲液(20×,pH7.0)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)