

版本：精简版

修改日期：2024.03.09

尿素(Urea)检测试剂盒(二乙酰一肟微板法)

产品简介：

尿素(Urea)又称碳酰胺(carbamide)，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物，也是目前含氮量最高的氮肥；尿素检测方法大致分为化学方法和酶学方法，后者被认为是间接方法，先经尿素酶分解尿素为铵离子，然后根据波氏反应，检测铵离子的生成量。

尿素(Urea)检测试剂盒(二乙酰一肟比色法)检测原理是在酸性条件下加热一定时间，尿素与二乙酰缩合，生成红色二嗪(diazine)，该反应被称为 Fearon 反应，颜色深浅与尿素含量成正比，通过分光光度比色法(酶标仪)测定 540nm 处吸光度，该试剂盒可用于检测人体、动物的血浆、血清、尿液等样品中尿素(旧称尿素氮，BUN)含量，尿液样品可直接检测，无需处理。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	TC1171	Storage
		100T	
试剂(A): 尿素标准(100mmol/L)		1ml	4°C
试剂(B): 尿素标准稀释液		1ml	RT
试剂(C): Diazine 显色液		3ml	4°C 避光
试剂(D): Urea Assay Buffer		30ml	4°C 避光
使用说明书			1 份

自备材料：

1、1.5ml 离心管、水浴锅或恒温箱、96 孔板、酶标仪

操作步骤(仅供参考)：

- 准备样品：血浆、血清按照常规方法制备后可以直接用于该试剂盒的测定，-20°C冻存。尿液中尿素含量较高，应先用蒸馏水作 1：50 稀释后再测。
- 配制标准品工作液：取适量的尿素标准(100mmol/L)，按尿素标准(100mmol/L)：尿素标准稀释液=1：19 的比例混合，使浓度达到 5mmol/L，即为标准品工作液-尿素标准(5mmol/L)；4°C保存，1 周有效。
- Urea 加样：按照下表设置空白管、标准管、测定管，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。如果样品中的 Urea 浓度过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定。

加入物(μl)	空白管	标准管	测定管
尿素标准稀释液	5	—	—
尿素标准(5mmol/L)	—	5	—
待测样品	—	—	5
Diazine 显色液	25	25	25
Urea Assay Buffer	250	250	250

4、Urea 检测: 充分混匀, 沸水水浴, 置于冷水中冷却, 加入至 96 孔板, 酶标仪检测 540nm 吸光度, 以空白孔调零, 读取标准孔、测定孔的吸光度, 分别为 $A_{\text{标准}}$ 、 $A_{\text{测定}}$ 。

计算:

$$\text{血清尿素(mmol/L)} = (A_{\text{测定}}/A_{\text{标准}}) \times 5\text{mmol/L}$$

式中: $A_{\text{测定}}$ = 测定管的吸光度

$A_{\text{标准}}$ = 标准管的吸光度

$$\text{血清尿素氮(mg/L)} = \text{尿素(mmol/L)} \times 28$$

参考区间:

成年人血清尿素	2.9~8.2mmol/L
---------	---------------

注意事项:

- 1、二乙酰一肟比色法线性范围为 14mmol/L, 如果浓度较高, 需用生理盐水稀释后重新测定, 结果乘以稀释倍数。
- 2、一般显色后应立即检测, 否则会有轻度褪色。
- 3、尿液样品中一般尿素含量较高, 样品需用 1: 50 稀释, 如果显色后吸光度仍超过本法的线性范围, 还需将稀释尿液, 再行稀释重新检测。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 5、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效; 常温运输, 按要求保存。